



XF 系列去离子水机

★Q-100XF

★Q-200XF

★Q-300XF

使用说明书

在使用本设备之前
请详读此说明书并加以妥善保管
以备今后参考之用

尊敬的顾客：

感谢您选择仟净 XF 系列去离子纯水机产品。

您现在拥有的是在当今世界水处理领域中占据领先地位的水处理设备。它所制造的纯水能够满足您实验对纯水的需求，确保水质长期稳定可靠。在您安装使用纯水机之前，我们建议您仔细阅读本使用手册。它能使您的安装合格、规范，保养合理，从而使本纯水机发挥出最大的效能，保证您得到源源不断、质量可靠的纯水。

如果您在安装使用过程中遇到任何困难，请与当地经销商或我公司工程师联系，我们的专业人员将竭诚为您服务！


产品简介

1. 去离子水机的主要功能特点简介

产品部件名称

- ①RO 水质表
- ②去离子水表
- ③全自动控制器
- ④水源压力表
- ⑤工作压力表

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

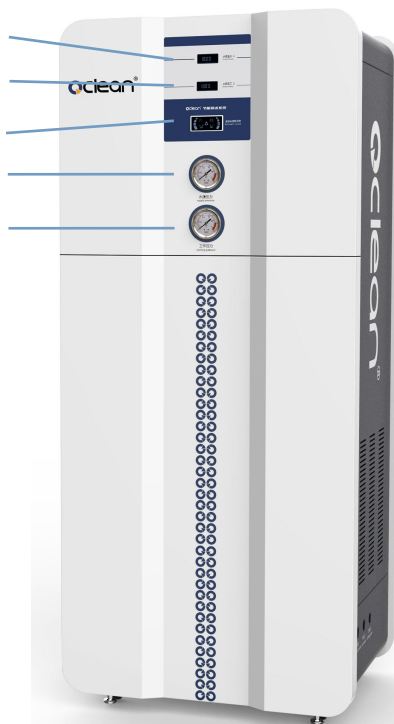

左侧接口面板图、接口为 3/4 内牙



右侧接口面板图、接口为 3/4 内牙

简介

“仟净”去离子水机，采用了目前国际上最为先进的反渗透

透技术，1016 离子过滤膜是一种利用压力驱动使得水分子反向进行渗透作用的分离膜。由于其表面的孔径为 0.0001 微米（即 0.1 纳米），因此可有效去除水中的细菌杂质、可溶盐类、有机物、重金属离子、微生物、病菌、农药残留物等有害物质。水经过反渗过滤后能去除水中 90%以上的离子及其他可溶解固体，这就大大降低后续的离子交换柱（即纯水柱）的负荷，从而起到降低更换离子交换树脂的次数。经过纯水柱后，水质电导率可以达到 $0.1 \mu\text{S}/\text{cm}$ 。可满足大部分对水质要求高的企业、单位、学校及科研机构使用。

整个制水过程为全自动电脑控制, 打开电源开关以后，当原水压力低或出水阀关闭时系统自动停机，自动低压保护，高压停机。

出水管路中安装有在线水质检测仪，可随时了解到水质的情况。

功能特点

① 国际先进的强化过滤技术。

系统融合国际先进 RO 膜技术，过滤精度达万分之一微米，全面滤除水中金属离子及有害物质。能够预处理去除水中 90% 以上的离子，减轻了后面离子交换柱的负荷，与传统去离子工艺相比，降低运行成本 70% 以上。

② 噪音小、功率低

本机使用的低噪声隔膜高压泵，功率小，能耗低，使用寿命长，运行质量可靠。

③ 微电脑自动控制

五灯指示系统随时显示系统工作状况，制水过程自动控制，低压保护，高压自动停机。

④ 易更换滤芯组合

采用预处理滤芯易更换设计，有效保证预处理效果，延长主滤芯寿命，节约成本。

⑤ 豪华包装、环保经济

豪华柜式外观，超大流量，直接对接自来水，方便快捷，运行成本及人工成本低廉，减少环境污染。

1、技术参数

产品名称	仟净去离子水机			
产品型号	Q-100XF	Q-200XF	Q-300XF	
系统流程	PPF+AC+PPF+AC+DI			
进水水质	市政自来水 TDS<200ppm（25℃） 进水温度 5-35℃			
进水压力	0.15-0.4MPa			
颗粒、微生物	去除率>99%			
微生物、细菌	去除率>99%			
输入电源	AC 220V			
工作电源	AC 220V	AC 220V	AC 220V	
工作功率	400W	400W	450W	
额定产水量	100L/H	200L/H	300L/H	
产水水质	$\leq 0.1 \mu\text{s/cm}$	$\leq 0.1 \mu\text{s/cm}$	$\leq 0.1 \mu\text{s/cm}$	
外形尺寸(Cm) (H×W×D)	68×55×160	68×55×160	68×55×160	

注：1、进水 TDS>500ppm，高硬度源水地区建议选配外置软化器。

2、由于产品及技术升级，上述参数可能有所更改，恕不另行通知。

2. 去离子水机各部件功能介绍

① 5 μ mPPF 滤芯

PPF 滤芯的孔径为 5 微米，可有效去除水中大于 5 微米悬浮物、如泥砂，铁锈，青苔等和其它较大的固体杂质。

② 活性炭吸附滤芯

可有效去除水中的有机物、臭味、甲烷、农药、化肥、余氯及副产物，以达到后级 RO 膜的进水要求，余氯会对 RO 膜造成不可恢复的破坏。

③ 1 μ mPPF 滤芯

PPF 滤芯的孔径为 1 微米，能进一步去除水中较小粒径的颗粒、悬浮物及胶体。

④ 低压开关

当水压达到 1.5kg/cm²时，接通电源，使机器正常运行；当断水，或水压达不到 1.5kg/cm²时，设备自动切断电源，并在微电脑控制盒上有指示灯显示。

⑤ 进水电磁阀

当电源接通时，自来水经过进水电磁阀，使纯水机正常制水；当机器停止后切断水源，阻止水过去，通过浓缩水路排走。

⑥ 高压泵

给自来水加压达 5--8 kg/cm²，以满足 RO 膜制水的压力及流量需求。

⑦ 冲洗电磁阀

由机器（电脑板）自动控制，纯水机累计工作 7.5 小时，电源接通一次，对 RO 膜进行高压大流量冲洗，冲洗时间 1 分 40 秒。

⑧ 离子过滤膜

孔径为 0.0001 微米的 1016 离子过滤膜，可去除水中细菌、病毒、重金属离子等杂质，经过 1016 离子过滤膜后，水中 90% 以上的离子及其它可溶解固体都可有效去除。

⑨ 纯水柱（DI）

水经过离子过滤膜后大部分离子及可溶解固体都被去除，纯水柱内装有精滤离子树脂，纯水柱为深度脱盐部件，用于制造高纯水，产水电阻率可达到 10MΩ •cm cm（电导率≤0.1 μs/cm）以上。

安装方法

（安装之前请详细阅读本手册安装方法）

安装方法

本公司建议由专业人员为您安装，因为安装过程中会使用到钻孔机等电动工具。如果您要自行安装，请参照以下步骤及图示。

1. 安装前准备事项

① 确认去离子水机的安装位置

选择合适、合理的位置对今后的使用和维护有一定的帮助。以下是安装位置选择的一些建议（实际安装时应视实际情况而定）。

◆ 安装位置应距水源不要太远，水源太远会增加进水管的使用，造成资源的浪费或管不够长。

◆ 安装位置附近应有可用电源，方便设备取电。

◆ 安装位置应是稳固、平整地面或其他台面上，以防设备滑动或侧翻。

◆ 安装位置应便于去离子水的使用，且有足够的位置、空间用于今后的保养和维护。

② 确认安装所需的各种工具

活动扳手	1 把
剪刀/钢锯	1 把
Upvc 胶水	1 小罐

③ 确认安装所需的各种连接配件是否齐全

2. 正确安装说明（安装时请关闭进水阀门或自来水管）

① 入水口的安装

将自来水连接至入水口（如右图），连接口为 3/4 内牙连接口，可采用软管或硬管连接均可。



② 排水口连接

排水口为去离子水制备过程中排放的含离子的水（无害废水）以及反冲洗过滤器的废水（无害）。此接口为3/4内牙接口，可采用相应软管或硬管连接至排水管道或下水道即可，保证连接口不漏水。

③ 卸料口连接

◆当去离子水机过滤器需要更换材料时，采用软管连接卸料口至排料桶（自备）时连接使用，接口尺寸 3/4 内牙。

④ 浓水管连接（如右图）

◆备用水无需连接（特殊用途时使用）




⑤ 纯水管连接

本机纯水接口为 3/4 内牙连接口，材质为 PVC，建议采用 PVC 管将纯水连接至去离子水箱或用水桶内即可。

⑥ 饮水管连接

采用饮用水管连接至饮水储水桶内即可。本机所有连接口均为 3/4 内牙连接口。

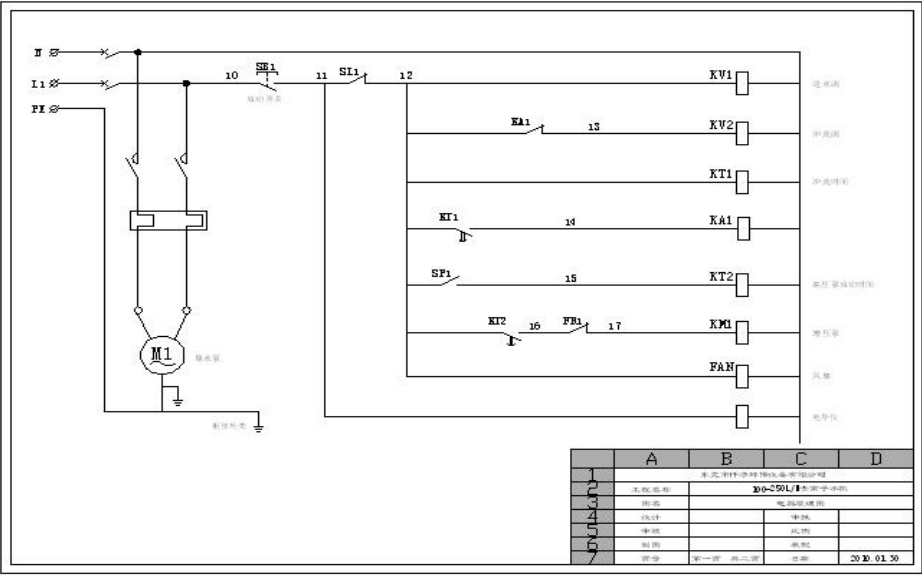

④ 电气连接（用户无需安装，出厂已调试好）电气原理图

（图 3）

图3

调试方法

在确认水路连接无误后，打开自来水总阀，随后进行本机的调试。请按以下步骤。

① 连接电源

从配件盒中取出电源线，一头连接在去离

子水机的电源接口，连接时请将插头插到位，以防电源插头掉落，另一头连接在插头上，确保电源为 AC220V。

② 打开去离子水机进水开关

打开去离子水机进水阀门，保证进水压力在 $0.3\text{MPa} \pm 0.1\text{MPa}$ ，可从机器部件④水源压力处看到压力表显示。

③ 开启“启动”开关

按下“启动”按钮（左侧进线电源处有电源开关）此时高压泵启动，几分钟后废水排水口开始有废水排出。约 90 秒钟后，微电脑自动关闭冲洗电磁阀，等一小段时间后，去离子水将从出水龙头流出。

④ 调试合格

待水机运行稳定后，检查各接头连接是否可靠，有无漏水现象。此时观察电导仪的出水水质显示数据，当水达到标准后即可使用。

使用方法

① 保持进水阀门为开启状态，电源接通状态。

② 开启“启动”开关，即可使用去离子水。刚开始出水水质可能达不到您需要的水质，此时，应该将不合格的水排放掉，当水质达到要求时，观察在线电导仪表显示，若达到你所需的水质电导率再取用，约几分钟。（若打开长时冲洗，出水电导率仍不能降低，证明纯水柱内纯水树脂失效，需更换后再试）

③ 使用完后，将“启动”开关关闭

若长期不用应将进水球阀关闭、将电源拔出。

注：① 本系统正常使用的前提条件是原水水压保证在 0.15-0.4 Mpa 范围之内。若达不到此要求，增压泵有可能不能启动，或者启动频繁，此时应停止运行，检查水源，到满足要求时才能使用。

② 启动开关开启时，设备首先会进行冲洗，此时增压泵不会启动，也不会生产纯水，等待几十秒冲洗完毕后，设备才开始生产纯水。

安全注意事项

必须阅读并切记这些安全注意事项。

如果忽视标志所述的内容，则可能导致去离子水机严重损坏或某些零部件的损坏，或造成用户财产的损失。



警告

为了避免对您或其他人造成可能的伤害或财产损失，请务必注意以下警告注意事项。

① 切勿擅自拆装或改装本去离子水机

擅自拆装或改装去离子水机可能导致故障或漏水，如有问题，请您向购买本产品的提供商或厂家咨询，以便更好地维护和及时修理。

② 切勿在过高或过低温度下使用

过高、过低温度会使去离子水机的某些部件老化或变质，影响水质及产水量，导致去离子水机漏水，甚至造成严重的财产损失。工作环境温度 5℃-40℃。

③ 切勿在高水压条件下使用

过高的水压（ ≥ 1.0 MPa），可能导致去离子水机爆管。建

议使用压力在 0.15-1.0MPa 之间。

④ 废水排放管及废水比不能堵塞

废水排放管及废水比堵塞时，容易造成去离子水机的产水 TDS 值偏高，1016 离子过滤膜堵塞或去离子水机不能制水。

⑤ 请勿将去离子水机放置室外使用

去离子水机放在室外使用，会造成去离子水机管路和一些部件的加速老化，缩短使用寿命。

保养与维护

1. 去离子水机的维护

① 请拿轻放，摔碰可能会使去离子水机的某些部件漏水或某些部件损坏。

② 保持去离子水机的清洁、干燥，经常清洁去离子水机上面的灰尘及其他杂物。

③ 当去离子水机的纯水量明显减少或出水水质较差时，请及时检查各级滤芯和 1016 离子过滤膜，确认是否产生堵塞现象。

2. 各级滤芯及 1016 离子过滤膜的更换时间

① 本机所建议各类滤芯及膜的更换周期，是参考了各地自来水的平均指标统计估算而得，用户实际使用处的水质及机器的使用率如与平均值存在较大出入时，滤芯的实际使用时间与估算周期会有一定的差异，如滤芯过早堵塞，过早失效，此时应以实际使用状态作为滤芯更换的依据。并及时与当地售后服务部门联系。

② 根据经验统计，以市政自来水为原水，在本机的参数范围内使用，建议滤芯及 1016 离子过滤膜的更换周期大约如下（以下数据仅供参考）。

级 数		使用
寿命		
第一级	前置过滤料	30000L/12 个月
第二级	5UM 滤芯	5000L/三个月
第三级	1 μ m 滤芯	5000L/三个月
第四级	QL1016 滤芯	1-3 年
第五级	BK3065 树脂	以纯水水质能否达到标准为依据

以上数据是在标准状态下测得的使用寿命，在实际使用过程中。由于水质的不同，其寿命可能高于或低于上述数据。应以实际情况为准。一般情况下如果出现下列情况应考虑更换滤芯：

- ◆ 出水水质较差，纯水电导率明显上升。
- ◆ 进水压力表的显示值与自来水压力相差较大，并连续多天低于自来水压力时。
- ◆ 出水流量明显减少时。
- ◆ 滤芯外表被污泥杂质所覆盖，或滤芯颜色严重变色。

3. 各级滤芯及 1016 离子过滤膜的更换方法（此时请关闭电源及进水球阀）

① 第一级到第三级滤芯的更换

关掉进水开关阀，排清管道中残留水（让系统减压，过滤器上有一个红色按钮）。用随机配送的扳手将滤桶逆时针拧下，取出新滤芯，并撕掉新滤芯的外包装，将新滤芯放入滤壳中，再用扳手顺时针拧紧即可。

② 1016 离子过滤膜的更换

用螺丝刀将机柜顶盖取下，拧开渗透膜壳两端对卡箍，将

两端的管松开，把两端的膜壳赌头敲开。用力将1016离子过滤膜其从顶部拔出。将新的1016离子过滤膜塞入1016离子过滤膜壳，注意安装方向（1016离子过滤膜上有箭头指示），为了能顺利将膜装入膜壳，建议在膜壳的胶圈位置涂少量的润滑剂（专用），装好后，最后把水管按原来的接法接好（图7，膜结构）。

③ 纯水柱的更换

打开机柜后门，将混床柱的绑带用扳手取下，将纯水柱两端进出水接头取下，拧下端盖，倒出原有树脂，冲洗干净，将新树脂加满纯水柱，拧紧盖子，接好即可。

故障诊断及排除

故障	原因	处理措施
开关打开，但设备不启动	电器线路故障，如电线脱落等。 热保护元件保护后未复位。 水路欠压。 漏电 液位控制器失控。	检查各处接线。 热保护元件复位。 检查水路，确保供水压力。 检查漏电处并排除。 更换液位控制器。
设备启动后，进水电磁阀未打开。	接线脱落。 电磁阀内部机械故障。 泵内有空气。	检查接线。 拆卸电磁阀，修理或更换部件及线圈。

系统压力升高时，泵噪音大。	泵反转。 保安过滤器滤芯脏。 泵内有空气。 冲洗电磁阀打开。	重新接线。 清洗或更换滤芯。 排除泵内空气。 待冲洗后调整压力。
系统压力升高时，泵噪音大。	原水流量不够。 原水水流不稳。	检查原水泵和管路。 检查原水泵和管路，检查管路是否有漏。
冲洗后电磁阀不关闭	电磁阀控制元件和线路故障。 电磁阀机械故障。	检查或更换元件和线路。 拆卸电磁阀，修得或更换。
浓水压力达不到额定值。	管道泄漏。 冲洗电磁阀未全部关闭。	检查、修复管路。 检查、更换冲洗电磁阀。
开关关闭时泵反转	吸入侧管泄露 底阀或逆止阀损坏	修理、更换
泵轴封泄露	轴封受损	更换同规格水封
泵运转但不出水	吸入口或泵进口有堵塞 底阀或逆止阀卡住 吸入管泄露 泵内有内气 马达转反	清洁管道 修理 改变转向

售后服务

1. 保修有效期为自开具发票之日起计。保修期内免收材料费。
2. 保修期限：整机保修一年。耗材不在保修范围之内（耗材包括各级滤芯、树脂）

3. 请妥善保管好您的购机发票。
4. 凡用户自行拆装、改装机器或未按说明书要求操作及一切人为损坏均不在保修范围内。
5. 若您的去离子水机出现异常现象，请停止使用，并与当地服务商或厂家联系。

本公司保留更改产品设计与规格的权利，届时恕不另行通知。本手册有不详或错误之处，请与厂家或服务商联系，本手册最终解释权归东莞市仟净环保设备有限公司所有。

装箱单

◆ 去离子水机主机	1台
◆ 滤桶扳手	1把
◆ 说明书	1份
◆ 电源线	1条

备注:

单位换算: $0.1\text{MPa} = 1.02\text{Kg}/\text{cm}^2 = 14.5\text{Psi}$

1加仑 = 3.785升

GPD:加仑/天

GPM:加仑/分钟

LPM:升/分钟

LPH:升/小时



东莞市仟净环保设备有限公司

Qianjing environmental protection equipment Co., Ltd. Dongguan

网址: <http://www.qclean.com.cn> 电话: 0769-26380198

E-mail: qjhbsb@126.com

售后服务: 13559753668