


EDI 去离子水设备开机步骤

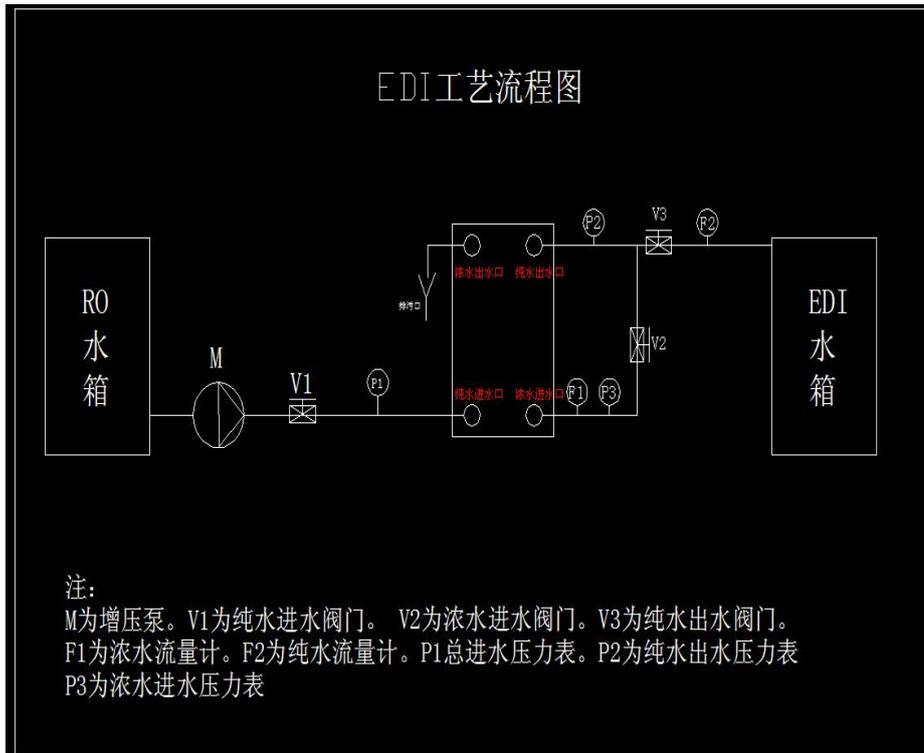

开机步骤

- 1: 打开总进水阀门 V1，浓水进水阀门 V2，纯水出水阀门 V3。
- 2: 打开总电源开关，增压泵开关。
- 3: 。调节纯水出水阀门 V3 至纯水流量 1000L/H, P2 压力显示 1-2 公斤。如压力过大或过小可调节纯水进水阀门 V1。调节浓水进水阀门至浓水流量 150L/H.
- 4: 打开 EDI 电源开关，然后将调流对应电流表调至 3A。

仟净去离子水设备用 EDI 模块选型表如下：

EDI 膜组 型号	产水流量(L /H)	产水电阻率	工作电压 (V)	电作电流 (A)
QE100	100	≥ 15 (M Ω · cm)	35-45	0.5-1
QE 300	300	≥ 15 (M Ω · cm)	55-65	1.5-2.5
QE 500	500	≥ 15 (M Ω · cm)	50-80	1.5-2.5
QE 1000	1000	≥ 15 (M Ω · cm)	80-100	1.5-2.5
QE 2000	2000	≥ 15 (M Ω · cm)	100-150	1.5-2.5
QE 3000	3000	≥ 15 (M Ω · cm)	150-200	1.5-2.5

基本技术参数如下：

基本参数		基本配置	
设计用水源	RO 反渗透水	淡水进水口	1 个
额定进水压力	0.1—0.3MPA	浓水进水口	1 个
工作压力范围	0.1—0.3MPA	极水进水口	1 个
进水电导率	<10us/cm	去离子水出口	1 个
在线电导率	<0.1us/cm	浓水排水口	1 个
在线电阻率	>15M Ω . cm	极水排水口	1 个
水源利用率	>90%	EDI 膜块电源	1 个
使用温度	5—40℃	包装	木箱